

| | SSR | Kaspar LC480 | Kaspar Fluidigm | Illumina | Affymetrix Axiom |
|---|--|--|---|-----------------|---|
| Type de contenant | jusqu'à 100µl plaque PCR96 Biorad réf. : HSS9601 de 100µl à 800µl plaque 0.8ml ABgene réf. : 016061 | | | | |
| Qualité ADN requise | faible exigence | DO260/DO280 >1.8 ; fournir photo de migration sur gel | | | |
| Concentration ADN (ADNc Expression) en fluorimétrie et UV pour rapports de DO | 10ng/µl | 10ng/µl | Génotypage : 60ng/µl Expression : 5 ng/µl | 50ng/µl | format96: 10ng/µl format384: 20ng/µl |
| volume désiré par échantillon | 5µl / marqueur | 4µl / marqueur | 10µl / puce | 12µl / marqueur | 50µl/génotype/puce |
| Mode de scellage | film thermosoudable "easy peel ou équivalent à easy peel" | | | | |
| Identification de la plaque | N° de prestation visible sur la plaque ainsi que son nom (ex. ci-dessous) | | | | |
| transport à | 4°C | | | | |

En cas d'impossibilité de fournir des échantillons dans les spécifications ci-dessus, Merci de prendre contact avec le responsable de la plateforme -Charles Poncet, 04.73.62.48.54, charles.poncet@clermont.inra.fr

Pensez à joindre vos plans de plaques

!!!! Attention au conditionnement de vos plaques afin de limiter la casse !!!!

| | |
|----------------------|---|
| Adresse de livraison | Plateforme Gentyane INRA UMR 1095 GDEC 5 chemin de Beaulieu 63039 Clermont-Ferrand cedex 2 |
|----------------------|---|

!!!Eviter les envois en fin de semaine!!!

